

# アルカリボイル法を用いた超高速PCR

アルカリボイル法にて唾液から抽出したDNAを用いて超高速PCRを行いました。

## 方法

### 反応液組成

Reagent	Volume (uL)
2.5U/ul KOD Dash	0.4
10x KOD Dash buffer	1.6
2.5mM dNTP	1.28
10uM Forward primer	0.8
10uM Reverse primer	0.8
SYBR Green (1/2000)	1.6
distilled water (D.W.)	8.52
template <sup>1</sup>	1.0
Total	16.0

### PCR条件

95°C 30sec  
 95°C } 12sec/cycle 30cycles  
 60°C }  
 73°C } **反応時間:8分29秒**

### ターゲット遺伝子


Human genomic DNA -globin領域 268bp

### DNA抽出方法(アルカリボイル法)


1:唾液にNaOHを入れ、終濃度0.05Mに調整後 100°C 2min加熱処理を行い、そのうち1uLを鋳型として使用した。 N.C.はD.W.使用

## 結果

### 融解曲線分析

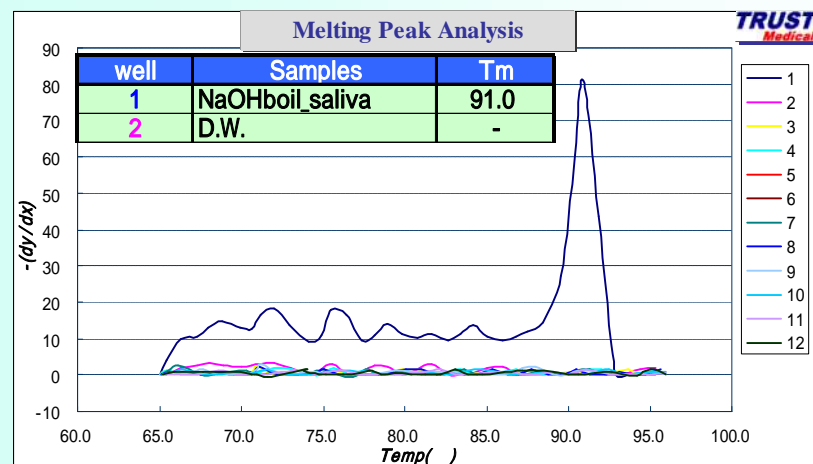

### アガロースゲル電気泳動

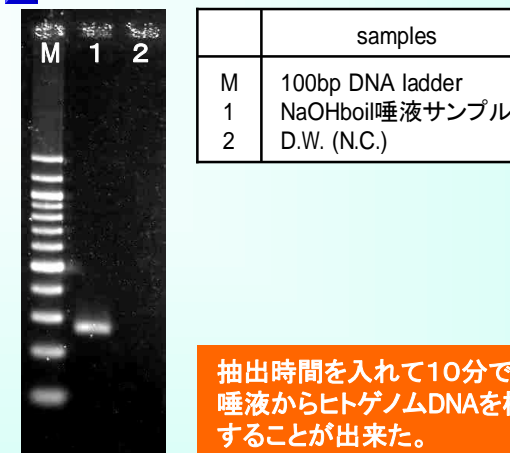

抽出時間を入れて10分で、  
唾液からヒトゲノムDNAを検出  
することが出来た。

### ●本書についてのお問い合わせ



トラストメディカル株式会社  
 バイオ開発部

〒679-0105 兵庫県加西市朝妻町1044番地  
 TEL:0790-47-9009 FAX:0790-47-9002  
 URL <http://www.trustmedical.jp> e-mail [info@trust.neatnet.jp](mailto:info@trust.neatnet.jp)